
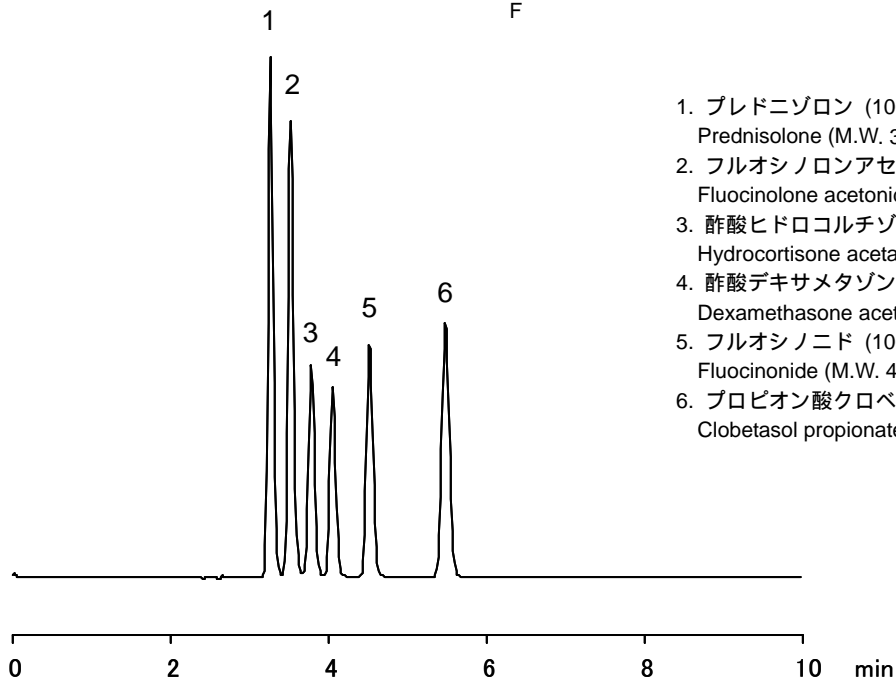


ステロイド類

Steroids

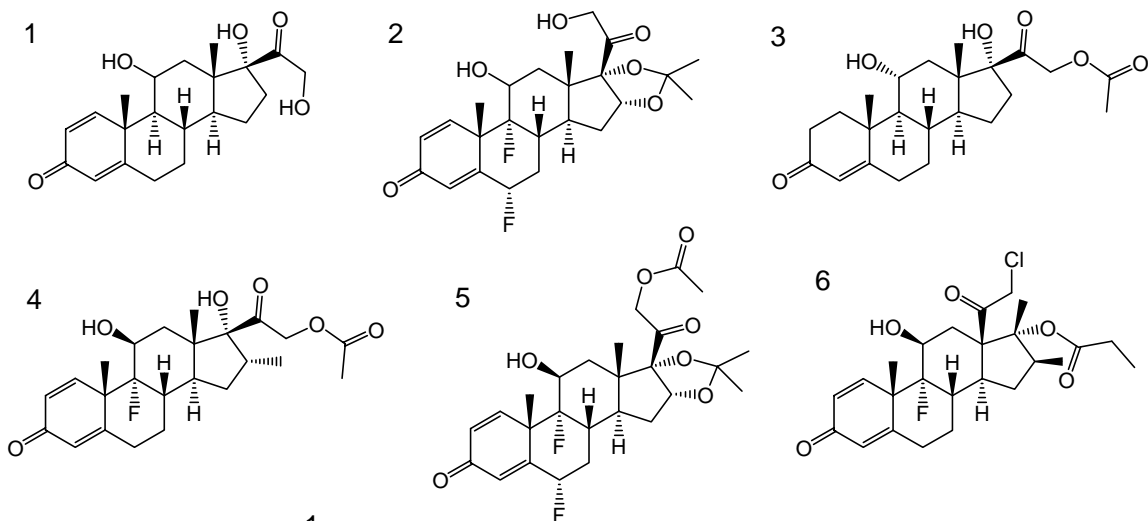

1. プレドニゾロン (100 µg/mL)
Prednisolone (M.W. 360.5)
2. フルオシノロンアセトニド (100 µg/mL)
Flucinolone acetonide (M.W. 452.5)
3. 酢酸ヒドロコルチゾン (100 µg/mL)
Hydrocortisone acetate (M.W. 404.5)
4. 酢酸デキサメタゾン (100 µg/mL)
Dexamethasone acetate (M.W. 434.5)
5. フルオシノニド (100 µg/mL)
Flucinonide (M.W. 494.5)
6. プロピオン酸クロベタゾール (100 µg/mL)
Clobetasol propionate (M.W. 467.0)

【HPLC Conditions】

Column : CAPCELL PAK C₁₈ MGII S5 ; 2.0 mm i.d. x 250 mm
 Mobile phase : H₂O / CH₃OH / CH₃CN = 15 / 40 / 20
 Flow rate : 200 µL/min
 Temperature : 40 °C
 Detection : UV 243 nm
 Inj. vol. : 1 µL
 Sample dissolved in : Mobile phase
 ※ 1 µg/mL = 1 ppm