


提供:通産省

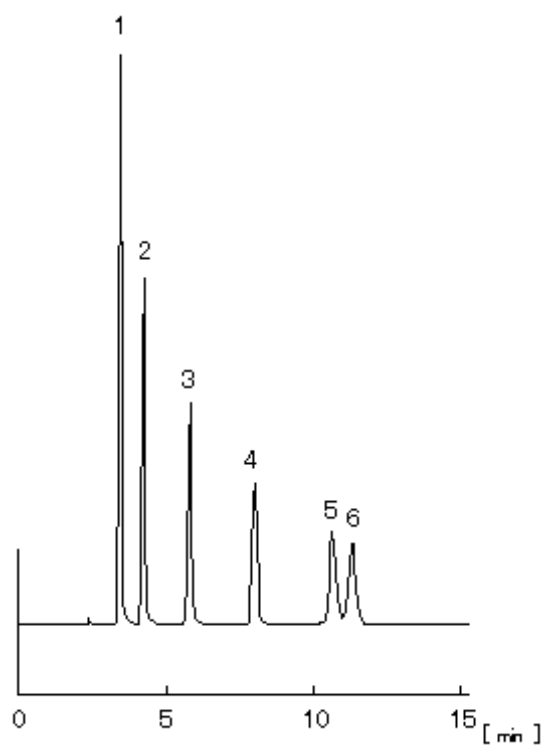

1	ヒ酸ナトリウム	2	亜ヒ酸ナトリウム	3	メチルアルソン酸
	Sodium arsenate		Sodium arsenite		Methylarsonic acid
	0.5 ppm		0.5 ppm		0.5 ppm
4	ジメチルアルシン酸(カコジル酸)	5	アルセノベタイン	6	トリメチルアルシンオキシド
	Dimethylarsinic acid		Arsenobetaine		Trimethylarsine oxide
	0.5 ppm		0.5 ppm		0.5 ppm
7	アルセノコリン				
	Arsenocholine				
	0.5 ppm				

## HPLC Conditions

Column	CAPCELL PAK C <sub>18</sub> MG S5 : 4.6 mm i.d. × 250 mm
Mobile phase	10mmol/L Sodium butanesulfonate, 4mmol/L Tetramethylammonium hydroxide, 4mmol/L Malonic acid, 0.05vol% CH <sub>3</sub> OH

Flow rate	1.0 mL/min
Temperature	R.T.
Detect	ICP-AES
Inj. vol.	5 $\mu$ L